

## N-Light™ sterile trockene Tupfer BP mit separatem Neutralisator

### Verwendungszweck

N-Light™ Tupfer und Puffer eignen sich für die Beprobung von Lebensmittelverarbeitungsbereichen und -geräten als Teil eines Umweltüberwachungsprogramms. Die sterilen N-Light™-Trockenabstriche BP mit separatem Neutralisator wurden für die Verwendung in Verbindung mit den folgenden N-Light™-Tests validiert:



### Bereitgestellte Materialien

- 1) Steriler trockener Tupfer mit Nylonfaserspitze und Sollbruchstelle [BP] bei 75 mm im Röhrchen.
- 2) Steriler Neutralisator in einem Röhrchen mit Schraubverschluss [1 Röhrchen mit 5 ml Puffer pro 10 Tupfer].

### Lagerung und Haltbarkeit

Das Produkt bei Raumtemperatur oder im Kühlschrank bei +2-30 °C aufbewahren; nicht einfrieren; vor der Verwendung das Verfallsdatum auf dem Etikett überprüfen. Aufbewahren von angebrochenen Neutralisationsröhrchen: im Kühlschrank bei +2-8 °C aufbewahren und innerhalb von drei Tagen verwenden/entsorgen.

### Benutzerprotokoll

Für die Probenahme von Oberflächen befeuchten Sie die Tupfer mit dem Neutralisationsmittel vor und stecken sie die befeuchteten Tupfer zurück in das Röhrchen. Verwenden Sie die angefeuchteten Tupfer innerhalb von 4 Stunden. Befolgen Sie dann die Anweisungen des N-Light™-Tests.

### Vorsichtsmassnahmen

Um eine Kontamination der Proben während der Probenentnahme zu vermeiden, sollten Sie eine gute aseptische Technik und persönliche Schutzausrüstung [PSA] wie Plastikhandschuhe verwenden.

### Sicherheit

N-Light™ Tupfer und Neutralisator sind nicht gesundheitsgefährdend, wenn sie von qualifiziertem Personal gemäss dieser Anleitung verwendet werden.

Vermeiden Sie den Kontakt des Neutralisators mit der Haut und den Schleimhäuten, und nehmen Sie ihn nicht ein. Alle Bestandteile des Neutralisators sind GRAS [generally recognized as safe]. Das Produkt kann Spuren von **Sojalecithin**, Kaseinhydrolysat und Laktose [aus **Milch** gewonnen] enthalten.

### Entsorgung

Entsorgen Sie gebrauchte N-Light™ Tupfer und Neutralisationsröhrchen im normalen Hausmüll.

### Ausschluss von Gewährleistung und Haftung

Das Produkt wird so geliefert, wie es ist, und darf nur in Übereinstimmung mit dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden. NEMIS schliesst jede Garantie für die Qualität von Lebensmitteln, Getränkeprodukten oder Prozessen aus, die mit seinen Produkten getestet wurden. NEMIS schliesst jegliche Haftung für Schäden an seinen Produkten aus. Sollte jedoch ein NEMIS-Produkt beschädigt werden, kann NEMIS nach eigenem Ermessen entscheiden, ob das Produkt ersetzt oder erstattet wird. Soweit rechtlich möglich, haftet NEMIS weder gegenüber Benutzern noch gegenüber Dritten für direkte oder indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der ordnungsgemässen oder unsachgemässen Verwendung der Produkte ergeben.

### Kontaktinformationen

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, lesen Sie bitte die häufig gestellten Fragen [FAQ] und andere technische Ressourcen, die online verfügbar sind, oder wenden Sie sich an unseren örtlichen Vertreter.



### NEMIS Technologies AG

Riedhofstrasse 11

8804 Au ZH

Schweiz

[www.nemistech.com](http://www.nemistech.com)