

N-Light™ écouvillons secs stériles BP avec neutralisant séparé

Utilisation prévue

Les écouvillons et tampons N-Light™ conviennent à l'échantillonnage des zones et équipements de transformation des aliments dans le cadre d'un programme de surveillance environnementale. Les écouvillons secs stériles N-Light™ BP avec neutralisateur séparé ont été validés pour être utilisés avec les tests N-Light™ suivants ont été validés pour une utilisation en conjonction avec les tests N-Light™ suivants :



Matériel fourni

- 1) Ecouvillon sec stérile avec pointe en fibre de nylon et point de rupture (BP) à 75 mm dans un tube.
- 2) Neutralisant stérile dans un tube à bouchon à vis [1 tube avec 5 ml de tampon pour 10 écouvillons].

Stockage et durée de conservation

Conserver le produit à température ambiante ou dans un réfrigérateur à +2-30 °C ; ne pas congeler ; vérifier la date de péremption sur l'étiquette avant utilisation. Conserver les tubes de neutralisants entamés dans un réfrigérateur à +2-8 °C et les utiliser/éliminer dans les trois jours.

Protocole utilisateur

Pour l'échantillonnage des surfaces, pré-humidifier les écouvillons avec le neutralisant et les remettre dans leur tube. les écouvillons avec le neutralisant et les remettre dans leur tube. Utiliser les écouvillons pré-humidifiés dans les 4 h. Suivez ensuite les instructions du test N-Light™.

Précautions

Pour éviter la contamination des échantillons lors de leur prélèvement, il convient d'utiliser une bonne technique aseptique et des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants en plastique.

Sécurité

Les écouvillons N-Light™ et le neutralisant ne sont pas dangereux pour la santé lorsqu'ils sont utilisés par du personnel qualifié conformément à ces instructions.

Éviter tout contact du neutralisant avec la peau et les surfaces muqueuses, et ne pas l'ingérer. Tous les composants du neutralisant sont GRAS [généralement reconnus comme sûrs]. Le produit peut contenir des traces de lécithine de soja, d'hydrolysate de caséine et de lactose [dérivé du lait].

Élimination

Jetez les écouvillons N-Light™ et les tubes de neutralisant usagés avec vos déchets ménagers ordinaires.

Exclusion de la garantie et de la responsabilité

Le produit est fourni en l'état et doit être utilisé uniquement conformément au présent mode d'emploi. NEMIS exclut toute garantie de qualité des aliments, des boissons ou des processus testés avec ses produits. NEMIS décline toute responsabilité en cas de dommages causés à ses produits. Toutefois, si un produit NEMIS est endommagé, NEMIS peut, à sa seule discrétion, choisir de le remplacer ou de le rembourser. Dans la mesure où cela est légalement possible, NEMIS ne sera pas responsable envers les utilisateurs ou d'autres personnes de toute perte ou de tout dommage, direct ou indirect, accidentel ou consécutif, résultant d'une utilisation correcte ou incorrecte de ses produits.

Informations sur le contact

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, veuillez consulter la Foire aux questions [FAQ] et les autres ressources techniques disponibles en ligne ou contacter notre représentant local.



NEMIS Technologies AG

Riedhofstrasse 11
8804 Au ZH
Suisse

www.nemistech.com