

# N-Light™ sterile trockene Tupfer BP mit separatem PBS- Puffer

## Bestimmungsgemässe Verwendung

N-Light™ Abstrichtupfer und Puffer eignen sich für die Beprobung von Lebensmittelverarbeitungsbereichen und –Geräten, im Rahmen eines Umweltüberwachungsprogramms. Die N-Light™ sterile trockene Tupfer BP mit separatem PBS-Puffer wurden für die Verwendung in Verbindung mit folgenden N-Light™-Tests validiert:



## Materialien

- 1] Steriler trockener Tupfer mit Nylonfaserspitze und einer Sollbruchstelle [BP] von 75 mm im Röhrchen.
- 2] Sterile phosphatgepufferte Kochsalzlösung [PBS] ohne Neutralisationsmittel in einem Röhrchen mit Schraubverschluss [1 Röhrchen mit 5 ml Puffer pro 10 Tupfer].

## Lagerung und Haltbarkeitsdauer

Das Produkt bei Raumtemperatur oder im Kühlschrank bei +2-30 °C aufbewahren; nicht einfrieren; vor der Verwendung das Verfallsdatum auf dem Etikett überprüfen. Angebrochene Pufferröhrchen im Kühlschrank bei +2-8 °C aufbewahren und innerhalb von drei Tagen verwenden/entsorgen.

## Benutzerprotokoll

Für die Beprobung von Oberflächen befeuchten Sie die Tupfer mit dem Puffer vor und stecken Sie diese zurück in die Röhrchen. Verwenden Sie die vorbefeuchteten Tupfer innerhalb von 4 Stunden. Darauf die Anweisungen des N-Light™-Tests befolgen.

## Vorsichtsmassnahmen

Um eine Kontamination der Proben während der Probenentnahme zu vermeiden, sollten Sie eine gute aseptische Technik und persönliche Schutzausrüstung [PSA] wie Plastikhandschuhe verwenden.

## Sicherheit

N-Light™ Abstrichtupfer und Puffer sind nicht gesundheitsgefährdend, wenn sie von qualifiziertem Personal unter Beachtung dieser Anweisungen verwendet werden. Vermeiden Sie den Kontakt des Puffers mit der Haut und den Schleimhäuten, und schlucken Sie die Lösung nicht runter

## Entsorgung

Entsorgen Sie gebrauchte N-Light™ Tupfer und Pufferröhrchen mit dem normalen Hausmüll.

## Ausschluss von Garantie und Haftung

Das Produkt wird so geliefert, wie es ist, und ist ausschliesslich in Übereinstimmung mit dieser Gebrauchsanweisung zu verwenden. NEMIS schliesst jede Garantie für die Qualität von Lebensmitteln, Getränkeprodukten oder Prozessen aus, die mit seinen Produkten getestet wurden. NEMIS schliesst jegliche Haftung für Schäden an seinen Produkten aus. Sollte jedoch ein NEMIS-Produkt beschädigt werden, kann NEMIS nach eigenem Ermessen entscheiden, ob das Produkt ersetzt oder erstattet wird. Soweit rechtlich möglich, haftet NEMIS gegenüber Benutzern oder Dritten nicht für direkte oder indirekte Verluste oder Schäden, die sich aus der ordnungsgemässen oder unsachgemässen Verwendung der Produkte ergeben.

## Kontaktinformationen

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, lesen Sie bitte die häufig gestellten Fragen [FAQ] und andere technische Ressourcen, die online verfügbar sind, oder wenden Sie sich an unseren örtlichen Vertreter.



## NEMIS Technologies AG

Riedhofstrasse 11  
8804 Au ZH  
Schweiz

[www.nemistech.com](http://www.nemistech.com)