

N-Light™ écouvillons secs stériles BP avec tampon PBS séparé

Utilisation prévue

Les écouvillons et tampons N-Light™ conviennent à l'échantillonnage des zones et équipements de transformation des aliments dans le cadre d'un programme de surveillance environnementale. Les écouvillons secs stériles N-Light™ BP avec tampon PBS séparé ont été validés pour une utilisation en conjonction avec le test N-Light™ suivant :



Matériel fourni

- 1) Ecouvillon stérile et sec avec une pointe en fibre de nylon et un point de rupture (BP) à 75 mm dans le tube.
- 2) Solution saline stérile tamponnée au phosphate (PBS) sans neutralisants dans un tube à bouchon à vis [1 tube avec 5 ml de tampon pour 10 écouvillons].

Stockage et durée de conservation

Conserver le produit à température ambiante ou dans un réfrigérateur à +2-30 °C ; ne pas congeler ; vérifier la date de péremption sur l'étiquette avant utilisation. Conserver les tubes de tampon ouverts dans un réfrigérateur à +2-8 °C et utiliser/éliminer dans les trois jours.

Protocole utilisateur

Pour l'échantillonnage des surfaces, pré-humidifier les écouvillons avec le tampon et les remettre dans leur tube. Utiliser les écouvillons pré-humidifiés dans les 4 h. Suivre ensuite les instructions du test N-Light™.

Précautions

Pour éviter la contamination des échantillons lors de leur prélèvement, il convient d'utiliser une bonne technique aseptique et des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants en plastique.

Sécurité

Les écouvillons et tampons N-Light™ ne sont pas dangereux pour la santé lorsqu'ils sont utilisés par du personnel qualifié conformément à ces instructions. Éviter tout contact du tampon avec la peau et les surfaces muqueuses, et ne pas l'ingérer.

Élimination

Éliminer les écouvillons N-Light™ et les tubes tampons usagés dans vos déchets ménagers ordinaires.

Exclusion de garantie et de responsabilité

Le produit est fourni en l'état et ne doit être utilisé que conformément à ce mode d'emploi. NEMIS exclut toute garantie de qualité des aliments, des boissons ou des procédés testés avec ses produits. NEMIS décline toute responsabilité en cas de dommages causés à ses produits. Toutefois, si un produit NEMIS est endommagé, NEMIS peut, à sa seule discrétion, choisir de le remplacer ou de le rembourser. Dans la mesure où cela est légalement possible, NEMIS ne sera pas responsable envers les utilisateurs ou d'autres personnes de toute perte ou de tout dommage, direct ou indirect, accidentel ou consécutif, résultant d'une utilisation correcte ou incorrecte de ses produits.

Informations sur le contact

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, veuillez consulter la Foire aux questions [FAQ] et les autres ressources techniques disponibles en ligne ou contacter notre représentant local.



NEMIS Technologies AG

Riedhofstrasse 11
8804 Au ZH
Suisse
www.nemistech.com